

# 环氧体ISE复合电极



易用的复合电极

可供ISE类型: 氟化物 (F<sup>-</sup>), 氯化物 (Cl<sup>-</sup>), 铵 (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>), 钾(K<sup>+</sup>) 和硝酸盐(NO<sub>3</sub><sup>-</sup>)

固定电缆或速拆卸筒套

坚固的环氧体

所提供的复合离子选择电极(ISE's)用于测量氟化物 (F<sup>-</sup>), 氯化物 (Cl<sup>-</sup>), 铵(NH<sub>4</sub><sup>+</sup>), 钾(K<sup>+</sup>)和 硝酸盐(NO<sub>3</sub><sup>-</sup>)。这些便利的复合电极只用一个电极测量离子浓度。

所有ISE's都安装在坚固的塑料体中, 且可选择固定电缆或可拆电缆设计。

## 电极规格

尺寸:	6.50" (165 mm) H x 0.476"(12 mm) 外直径
浸润材料:	ISE球泡 (F <sup>-</sup> , Cl <sup>-</sup> ) ISE 薄膜(NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , K <sup>+</sup> ) 外壳: 环氧树脂 接界: 硅胶/培纶
温度范围:	0-60°C (仅限F <sup>-</sup> , Cl <sup>-</sup> ) 0-40°C (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , K <sup>+</sup> )
等电位点:	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> = 0 +/-20mV (1ppm) K <sup>+</sup> = 0 +/-20mV F = 240 +/-20mV NO <sub>3</sub> = 200 +/-20mV Cl = 225 +/-20mV (10ppm)
斜率:	56 +/-4mV
pH范围:	Cl: 2-10 pH NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> : 4-10 pH NO <sub>3</sub> : 3-11 pH K <sup>+</sup> : 3-11 pH F: 5-7 pH
浓度范围:	Cl: 5x10 <sup>-5</sup> ~1M NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> : 1x10 <sup>-6</sup> ~1M NO <sub>3</sub> : 7x10 <sup>-6</sup> ~1M K <sup>+</sup> : 1x10 <sup>-6</sup> ~1M F: 1x10 <sup>-5</sup> ~1M
响应时间:	90%, 在1分钟内
干扰离子:	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> =K <sup>+</sup> , Li <sup>+</sup> , Na <sup>+</sup> , Cs <sup>+</sup> K <sup>+</sup> =Cs <sup>+</sup> , NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , H <sup>+</sup> , Li <sup>+</sup> , Na <sup>+</sup> , Ag <sup>+</sup> F <sup>-</sup> =OH <sup>-</sup> , H <sup>+</sup> 复合物 NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> =Cl <sup>-</sup> , NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , Br <sup>-</sup> , CN <sup>-</sup> , OH <sup>-</sup>

这些电极和ISE仪表, 带mV输出的pH计或其他mV输入装置配套使用。

有关ISE复合电极的清洗, 无须知道的太多, 并且他们是免维护的。(无需参比或ISE充填液)。

运输时电极放于有或没有储存溶液的瓶中, 因此可立即投入使用。


这个产品数据表包括:

IS200CD-NH<sub>4</sub>, IS200CD-CL, IS200CD-F, IS200CD-NO<sub>3</sub>, IS200CD-K,  
IS222CD-NH<sub>4</sub>, IS222CD-CL, IS222CD-F, IS222CD-NO<sub>3</sub>, IS222CD-K


1 of 3

## 环氧体ISE复合电极


IS200CD-NH<sub>4</sub>, IS200CD-CL,  
IS200CD-F, IS200CD-NO<sub>3</sub>,  
IS200CD-K

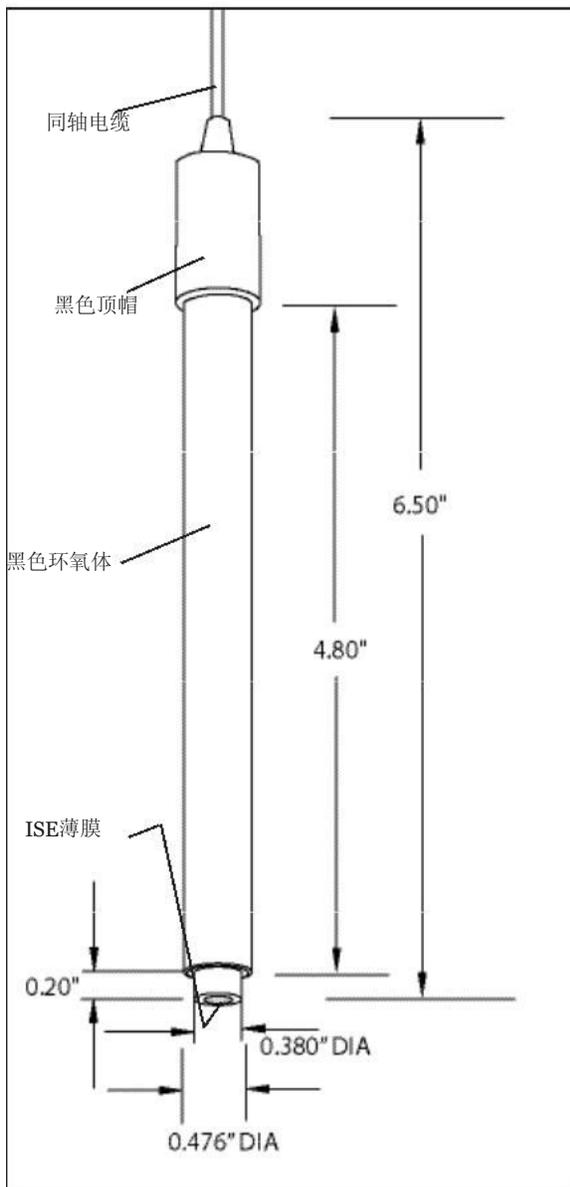

IS222CD-NH<sub>4</sub>, IS222CD-CL,  
IS222CD-F, IS222CD-NO<sub>3</sub>,  
IS222CD-K

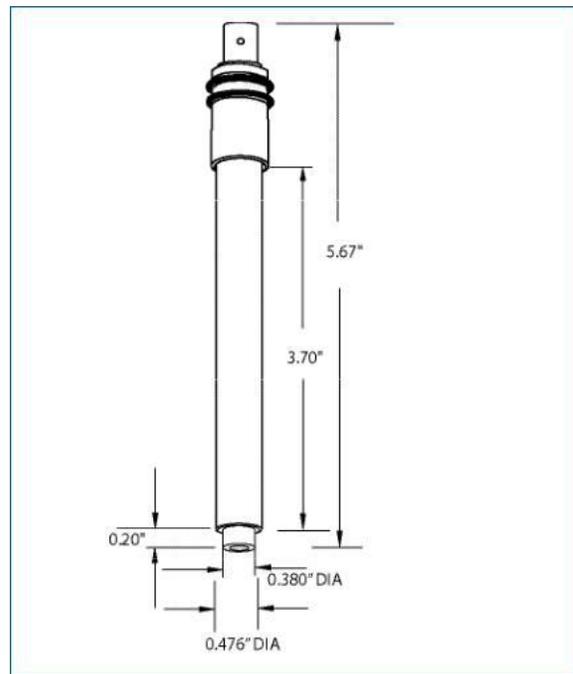

S653 帽&电缆组件

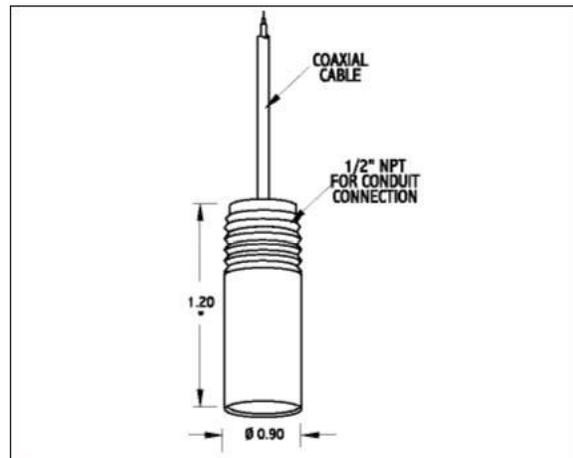

## 环氧体ISE复合电极

订购须知		
产品型号	ISE类型	描述
IS200CD-NH4	铵(NH4+)	铵ISE复合电极, 6.5"(165mm)长 x 0.48" 12mm外直径), 30" (.76m)固定电缆, 黑色环氧体
IS200CD-CL	氯化物 (Cl-)	氯化物ISE复合电极, 6.5"(165mm)长 x 0.48" 12mm外直径), 30" (.76m)固定电缆, 黑色环氧体
IS200CD-F	氟化物 (F-)	氟化物ISE复合电极, 6.5"(165mm)长 x 0.48" 12mm外直径), 30" (.76m)固定电缆, 黑色环氧体
IS200CD-NO3	硝酸盐 (NO3-)	硝酸盐ISE复合电极, 6.5"(165mm)长 x 0.48" 12mm外直径), 30" (.76m)固定电缆, 黑色环氧体
IS200CD-K	钾 (K+)	钾ISE复合电极, 6.5"(165mm)长 x 0.48" 12mm外直径), 30" (.76m)固定电缆, 黑色环氧体
IS222CD-NH4	铵 (NH4+)	铵ISE复合电极, 套筒 5.7"(145mm)长 x 0.48" 12mm 外直径), 30" (.76m), 黑色环氧体。需要电缆组件 S653。
IS222CD-CL	氯化物 (Cl-)	氯化物ISE复合电极, 套筒5.7"(145mm)长 x 0.48" 12mm 外直径), 30" (.76m), 黑色环氧体。需要电缆组件 S653。
IS222CD-F	氟化物 (F-)	氟化物ISE复合电极, 套筒5.7"(145mm)长 x 0.48" 12mm 外直径), 30" (.76m), 黑色环氧体。需要电缆组件S653。
IS222CD-NO3	硝酸盐 (NO3-)	硝酸盐ISE复合电极, 筒套5.7"(145mm)长 x 0.48" 12mm 外直径), 30" (.76m), 黑色环氧体。需要电缆组件S653。
IS222CD-K	钾 (K+)	钾ISE复合电极, 5.7"(145mm)长 x 0.48" 12mm 外直径), 30" (.76m), 黑色环氧体。需要电缆组件 S653。